(参考4)

4,4'-ジアミノジフェニルエーテル測定分析法(ばく露実態調査で採用した方法)

化学式: H₂NC₆H₄OC₆H₄NH₂ 分子量: 200.2 CAS No.: 101-80-4

許容濃度等:ACGIH 設定なし

日本産業衛学会 設定なし

OSHA 設定なし

NIOSH 設定なし

物性等

沸点:>300℃

融点: 192℃

蒸気圧: 4.1×10⁻⁵Pa / 25℃

別名 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル, 4,4'-ジアミノジフェニルオキサイド

サンプリング 分析

サンプラー: 硫酸含浸フィルター (SKC)

サンプリング流量: 1.0L/min

保存性:硫酸含浸フィルター上で6日間、

脱着液中で5日間、冷蔵(4℃)保存可能

精度

分析方法:高速液体クロマトグラフ / UV-VIS 法 (機器名:日立 L2000 シリーズ)

抽出方法: 0.1M 水酸化カリウム・メタノール 3mL

注入量: 20μL

移動相:20mM アンモニウム緩衝液 (pH10.0)

/ アセトニトリル=60:40

フィルターでの添加回収率

流量:0.5mL/分

カラム: ODP2 HE-4P (内径 4.6×全長

250mm, 粒径 5μm)

カラム温度:30℃

測定波長:199nm

検量線: 0.00~10.00μg / ml の範囲で直線

定量法: 絶対検量線法

検出下限

 $0.03\mu g/ mL$

定量下限(検出下限の3倍)

 $0.1 \mu g/ mL$

採気量 10L 0.003ppm (0.03mg/m³)

採気量 30L 0.001ppm (0.01mg/m³)

適用:

妨害:

参考文献:

※本方法は、各種文献を参照の上、中央労働災害防止協会にて策定したものである。