

事 務 連 絡

令和 3 年 3 月 2 日

各都道府県 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

超低温冷凍庫の適正使用について

今般、新型コロナウイルスワクチンの先行接種実施医療機関に設置された超低温冷凍庫（ -75°C 対応ディープフリーザー）（以下「冷凍庫」という。）が稼働停止し、ワクチンの保管温度を逸脱した結果、庫内に保管されていたワクチンが使用不能となる事案が発生しました。

メーカーにおいて調査を行ったところ、冷凍庫の故障は認められず、冷凍庫の稼働が停止した原因は、同一のコンセントで別の電気機器を同時に利用したことなどによる電流不足であることが判明しました。

今後、同様の事案が生じないように、各冷凍庫設置施設において、専用ブレーカーを備えた専用回路を使用いただくとともに、その他の適正使用も徹底されるよう一層の配慮をお願いいたします。